



Leica IMS500 HD Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitsbestimmungen	3
Sicherheitskonzept	4
In dieser Bedienungsanleitung verwendete Symbole	4
Wichtige Hinweise	5
Hinweise zur Verwendung	6
Hinweise für den Betreiber	7
Pflegehinweise	8
Zubehör, Wartung und Reparaturen	9
Elektrische Daten und Umgebungsbedingungen	10
Auspacken	10

Installation	11
IMS500 HD - Installation Basissystem ohne Computer	12

Kurzübersicht	13
Tastaturfunktionen	14
Zusätzliche Tastaturfunktionen für IMS500 HD erweiterte Systeme mit Computern und Fernbedienung	16

Anweisungen für die Option Drahtloses Steuergerät	17
--	-----------

Layout Creator	22
-----------------------	-----------

Schließen	27
------------------	-----------

Technische Daten des IMS500 HD	28
---------------------------------------	-----------



Sicherheitsbestimmungen

Sicherheitskonzept

Die vorliegende Bedienungsanleitung beschreibt die speziellen Funktionen der einzelnen Module des interaktiven Mikroskopsystems Leica IMS500 HD und enthält wichtige Anweisungen bezüglich der Betriebssicherheit, der Instandhaltung und der Zubehörteile.

Sie können einzelne Bestandteile der Systeme mit Komponenten anderer Hersteller kombinieren. Lesen Sie in diesem Fall bitte die Bedienungsanleitung und die Sicherheitsbestimmungen des betreffenden Herstellers.

Lesen Sie vor der Installation, Inbetriebnahme oder Verwendung des Systems die Bedienungsanleitung. Bitte beachten Sie insbesondere alle Sicherheitsvorschriften.

Nur bei Beachtung der Anweisungen und Warnhinweise der vorliegenden Bedienungsanleitung kann der Auslieferungszustand der Einheit erhalten und ein sicherer Betrieb gewährleistet werden.

Zusätzliche Informationen zu anderen Geräten von Leica Microsystems (Schweiz) AG finden Sie unter

www.leica-microsystems.com.

Die Broschüre "Sicherheitskonzept" enthält weitere Sicherheitsbestimmungen bezüglich Servicearbeiten, Anforderungen und Handhabung des Mikroskops, des Zubehörs und elektrischen Zubehörs sowie allgemeine Sicherheitsvorschriften.

In dieser Bedienungsanleitung verwendete Symbole

Gefahrenhinweis



Dieses Symbol kennzeichnet besonders wichtige Informationen, die unbedingt gelesen und beachtet werden sollten.

Eine Missachtung dieses Hinweises kann schwerwiegende Folgen haben:

- Gefahr für Personen
- Funktionsstörungen oder Beschädigung von Geräten

Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung



Dieses Symbol kennzeichnet Informationen, die unbedingt zu lesen und zu beachten sind.

Eine Missachtung dieses Hinweises kann schwerwiegende Folgen haben:

- Gefahr für Personen
- Funktionsstörungen oder Beschädigung von Geräten

Warnung vor heißer Oberfläche.



Dieses Symbol warnt vor der Berührung heißer Stellen, z. B. Glühlampen.

Wichtige Information



Dieses Symbol kennzeichnet zusätzliche Informationen oder Erläuterungen zur Klarstellung von Sachverhalten.

Ergänzende Hinweise

- ▶ Dieses Symbol verweist innerhalb des Textes auf ergänzende Informationen und Erklärungen.

Wichtige Hinweise

Beschreibung

Das interaktive Mikroskopsystem Leica IMS500 HD entspricht dem heutigen Stand der Technik. Dennoch können während des Betriebs Gefahren auftreten. Die möglichen Risiken werden im Folgenden beschrieben.



Vor Montage, Inbetriebnahme und Gebrauch muss die vorliegende Bedienungsanleitung gelesen werden. Bitte beachten Sie insbesondere alle Sicherheitsvorschriften.

Kontaktadresse

Leica Microsystems (Schweiz) AG
Industry Division
Max-Schmidheiny-Straße 201
CH-9435 Heerbrugg (Schweiz)

Bedienungsanleitung

Die vorliegende Bedienungsanleitung enthält wichtige Anweisungen für die Betriebssicherheit, die Instandhaltung und die Zubehörteile.



Im Lieferumfang Ihres Leica IMS500 HD Systems ist eine gedruckte Bedienungsanleitung enthalten. Bewahren Sie diese an einem sicheren und für Benutzer leicht zugänglichen Ort auf. Bedienungsanleitungen und Aktualisierungen stehen auch auf unserer Website unter www.leica-microsystems.com zum Herunterladen und Ausdrucken zur Verfügung.

Erstellt für Leica Microsystems durch
EBS

Euchner Büro- und Schulsysteme GmbH
Ernst-Leitz-Straße 3
D-63150 Heusenstamm

Zubehör von Drittanbietern

Sie können einzelne Bestandteile der Systeme mit Komponenten anderer Hersteller kombinieren. Lesen Sie in diesem Fall bitte die Bedienungsanleitung und die Sicherheitsbestimmungen des betreffenden Herstellers.

Auslieferungszustand

Nur bei Beachtung der Anweisungen und Warnhinweise der vorliegenden Bedienungsanleitung kann der Auslieferungszustand der Einheit erhalten und ein sicherer Betrieb gewährleistet werden.

Gesetzliche Vorschriften

Beachten Sie die allgemein gültigen gesetzlichen und länderspezifischen Vorschriften zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz.

EU-Konformitätserklärung

Elektrisch betriebenes Zubehör ist nach dem Stand der Technik gebaut und mit einer EG-Konformitätserklärung versehen.

Hinweise zur Verwendung

Bestimmungsgemäße Verwendung

Mit Hilfe des interaktiven Mikroskopsystems Leica IMS500 HD kann der Ausbilder die Mikroskopbilder auswählen, die auf seinem eigenen Bildschirm, auf den Bildschirmen anderer Schulungsteilnehmer oder über einen Projektor angezeigt werden sollen.



Platzieren Sie das Leica IMS500 HD System so, dass Sie es jederzeit vom Stromnetz trennen können. Das Netzkabel muss jederzeit frei zugänglich sein, da das Netzteil als Gerät zum Abschalten der Netzspannung vorgesehen ist.

Einsatzort

System nur in geschlossenen, staubfreien Räumen bei Temperaturen zwischen +10 °C und +40 °C verwenden. Geräte vor Öl, Chemikalien und extremer Luftfeuchtigkeit schützen. Elektrische Geräte nie im Freien benutzen. Elektrische Geräte mindestens 10 cm von der Wand und von brennbaren Gegenständen entfernt aufstellen. Große Temperaturschwankungen, direkt einfallendes Sonnenlicht und Erschütterungen sind zu vermeiden.

Anderweitige Verwendung

⚠ Wird das System in einer anderen Weise als in der

Bedienungsanleitung beschrieben verwendet, können Verletzungen oder Sachbeschädigungen auftreten. Die vorgesehenen Schutzmaßnahmen können dabei beeinträchtigt werden.



Verwenden Sie nur eines der folgenden Netzkabel*. Mechanische Komponenten dürfen nur gelöst oder entfernt werden, wenn dies in der Bedienungsanleitung ausdrücklich vorgesehen ist.



Die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Geräte bzw. Zubehörkomponenten wurden hinsichtlich Sicherheit oder möglicher Gefahren überprüft.



Bei jedem Eingriff in das Gerät, bei Modifikationen oder der Kombination mit Komponenten von Drittanbietern, die über den Umfang dieser Anleitung hinausgehen, muss die zuständige Leica-Vertretung konsultiert werden.



Bei einem nicht autorisierten Eingriff in das Gerät oder bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch

Transport: Verwenden Sie für den Versand/Transport der einzelnen Module möglichst die Originalverpackung.

Zur Vermeidung von Schäden durch Schwingungen entfernen Sie alle beweglichen Teile, die (entsprechend der Bedienungsanleitung) durch den Kunden montiert und demontiert werden können, und verpacken Sie sie separat.

Entsorgung

Bei der Entsorgung müssen die länderspezifischen Gesetze und Vorschriften eingehalten werden.

Einbau in Fremdprodukte

Beim Einbau von Leica-Produkten in Fremdprodukte ist der Hersteller des Gesamtsystems bzw. derjenige, der es in Verkehr bringt, für die Einhaltung der geltenden Sicherheitsvorschriften, Gesetze und Richtlinien verantwortlich.

* Netzkabel

10280636	Netzkabel, 2,5 m, Schweiz
10445661	Netzkabel, 2 m, USA
10445662	Netzkabel, 2 m, EURO
10445663	Netzkabel, 2 m - 2,5 m, BS
10447346	Netzkabel, 2 m, Japan
10450012	Netzkabel, 2 m, Argentinien, Typ K
10450013	Netzkabel, 2 m, Australien Typ F
10450014	Netzkabel, 2 m, China Typ L
10450015	Netzkabel, 2 m, Israel Typ I
10450016	Netzkabel, 2 m, Italien Typ E
10450017	Netzkabel, 2 m, Südafrika Typ D

Hinweise für den Betreiber

Hinweise für den Betreiber

- Stellen Sie sicher, dass nur qualifiziertes Personal mit den Leica IMS500 HD-Systemen arbeitet.
- Stellen Sie sicher, dass die Bedienungsanleitung jederzeit verfügbar ist.
- Prüfen Sie regelmäßig das sicherheitsgerechte Arbeiten des Personals.
- Instruieren Sie den Benutzer umfassend und erklären Sie ihm die Bedeutung der Warnschilder und -hinweise.
- Legen Sie Zuständigkeiten bei der Inbetriebnahme, im Betrieb und bei der Instandhaltung fest und überwachen Sie die Einhaltung.
- Setzen Sie die Leica IMS500 HD-Systeme nur in einwandfreiem Zustand ein.
- Melden Sie Produktmängel, die die Sicherheit von Personen gefährden können, unverzüglich an Ihre Leica-Vertretung oder an Leica Microsystems (Schweiz) AG, Industry Division, 9435 Heerbrugg, Schweiz.
- Falls Sie Zubehör anderer Hersteller mit den Leica IMS500 HD-Systemen verwenden, stellen Sie sicher, dass dieser Hersteller die sicherheitstechnisch unbedenkliche Verwendungsfähigkeit bestätigt und beachten Sie dessen Bedienungsanleitung.
- Veränderungen oder Instandsetzungen an den Leica IMS500 HD-Systemen dürfen nur durch von Leica ausdrücklich dazu autorisiertem Fachpersonal vorgenommen werden.
- Für die Instandsetzung sind nur Originalteile von Leica zu verwenden.
- Nach Instandsetzung oder technischen Veränderungen muss das Gerät unter Beachtung unserer technischen Vorschriften neu eingestellt werden.
- Wird das Gerät durch nicht autorisierte Personen verändert oder instandgesetzt, wird es unsachgemäß gewartet (soweit die Wartung nicht durch uns vorgenommen wird), oder wird das Gerät unsachgemäß gehandhabt, ist jegliche Haftung von Leica ausgeschlossen.
- Die elektrische Hausinstallation muss der nationalen Norm entsprechen, z. B. Fehlerstromschutzschaltung (FI-Schutz) wird vorgeschlagen.

Pflegehinweise

Allgemeine Hinweise

- Schützen Sie die Leica IMS500 HD-Systeme vor Nässe, Dämpfen und Säuren sowie vor alkalischen und ätzenden Stoffen. Bewahren Sie keine Chemikalien in der Nähe auf. Schützen Sie die Leica IMS500 HD-Systeme vor Öl und Schmierstoffen.
- Der Abschluss eines Servicevertrags mit dem Leica-Service wird empfohlen.
- Farbige Oberflächen und Zubehör mit Gummiteilen dürfen niemals mit Chemikalien gereinigt werden. Die Oberflächen könnten dabei beschädigt werden; dies wiederum könnte zur Verunreinigung von Proben durch Abriebpartikel führen.

Reinigung von lackierten Teilen und Kunststoffteilen

- Staub- oder Schutzpartikel sollten mit einem weichem Pinsel oder fusselfreiem Baumwolltuch entfernt werden.
- Entfernen Sie grobe Verunreinigungen mit einem feuchten Einwegtuch.
- Festsitzender Schmutz kann mit Waschbenzin oder Alkohol entfernt werden.
- Aceton, Xylol oder nitrohaltige Verdünnungen dürfen NICHT verwendet werden.

Zubehör, Wartung und Reparaturen

Zubehör

Mit den Leica IMS500 HD-Systemen darf ausschließlich folgendes Zubehör verwendet werden:

- Zubehör der Firma Leica, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
- Zubehör, dessen sicherheitstechnisch unbedenkliche Verwendungsfähigkeit durch Leica bestätigt wurde.

Wartung

- Die Leica IMS500 HD-Systeme sind praktisch wartungsfrei. Zur Erhaltung der Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit empfehlen wir Ihnen, vorsorglich mit der zuständigen Serviceorganisation Kontakt aufzunehmen.



Sie können dort periodische Inspektionen vereinbaren oder gegebenenfalls einen Wartungsvertrag abschließen.

- Der Abschluss eines Servicevertrags mit dem Leica-Service wird empfohlen.
- Bei Instandhaltung dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.

Reparaturen und Servicearbeiten

- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile von Leica Microsystems.
- Vor dem Öffnen von Geräten ist die Stromversorgung auszuschalten und das Netzkabel abzuziehen.
- Vermeiden Sie jegliche Berührung stromführender Schaltkreise. Hierbei besteht Verletzungsgefahr.

Service-Adresse

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an folgende Adresse:

*Leica Microsystems (Schweiz) AG
Industry Division
Max-Schmidheiny-Straße 201
CH-9435 Heerbrugg (Schweiz)
Telefon +41 71 726 33 28*

Elektrische Daten und Umgebungsbedingungen

Elektrische Daten

Siehe Technische Daten

Umgebung

Betriebstemperatur	+10 °C ... +40 °C
Lagertemperatur	-20 °C ... +52 °C +50 °F ... +104 °F
Erschütterungen bei Handhabung	25 mm auf 50 mm Hartholz
Transporterschütterungen (unverpackt)	80 g / 6 ms
Transporterschütterungen (verpackt)	800 mm freier Fall
Transportschwingungen (unverpackt)	5–200 Hz / 1.5 g
Luftdruck bei Verwendung und Lagerung:	500–1060 mbar
Luftfeuchtigkeit bei Verwendung und Lagerung:	20–90 %
Installationskategorie II (Überspannungskategorie)	
Verschmutzungsgrad 2	

Auspacken

- Entnehmen Sie das System und die separaten Komponenten vorsichtig aus dem Umkarton.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Komponenten für die geplante Konfiguration vorliegen.
- Optionale Komponenten wie Kameraadapter, Kameras und Tragkoffer werden nicht als Teil der Standardausstattung geliefert. Diese Gegenstände werden in separaten Lieferungen bereitgestellt.
- Bitte bewahren Sie das Verpackungsmaterial auf. Sie können es im Bedarfsfall für die sachgemäße Lagerung und den sicheren Transport des Geräts verwenden.


Installation

Bitte beachten:

IMS500 HD:

- Alle HD-Bildschirme müssen über DVI- und HDMI-Anschlüsse sowie DVI-Kabel verfügen (da bei manchen Bildschirmen keine DVI-Kabel im Lieferumfang enthalten sind, ist bei der Bestellung darauf zu achten)
- Bei den Bildschirmen mancher Hersteller muss die Kameraauflösung in 720p geändert werden
- Alle HD-Bildschirme müssen demselben Modell entsprechen

IMS500 HD - Installation Basissystem ohne Computer

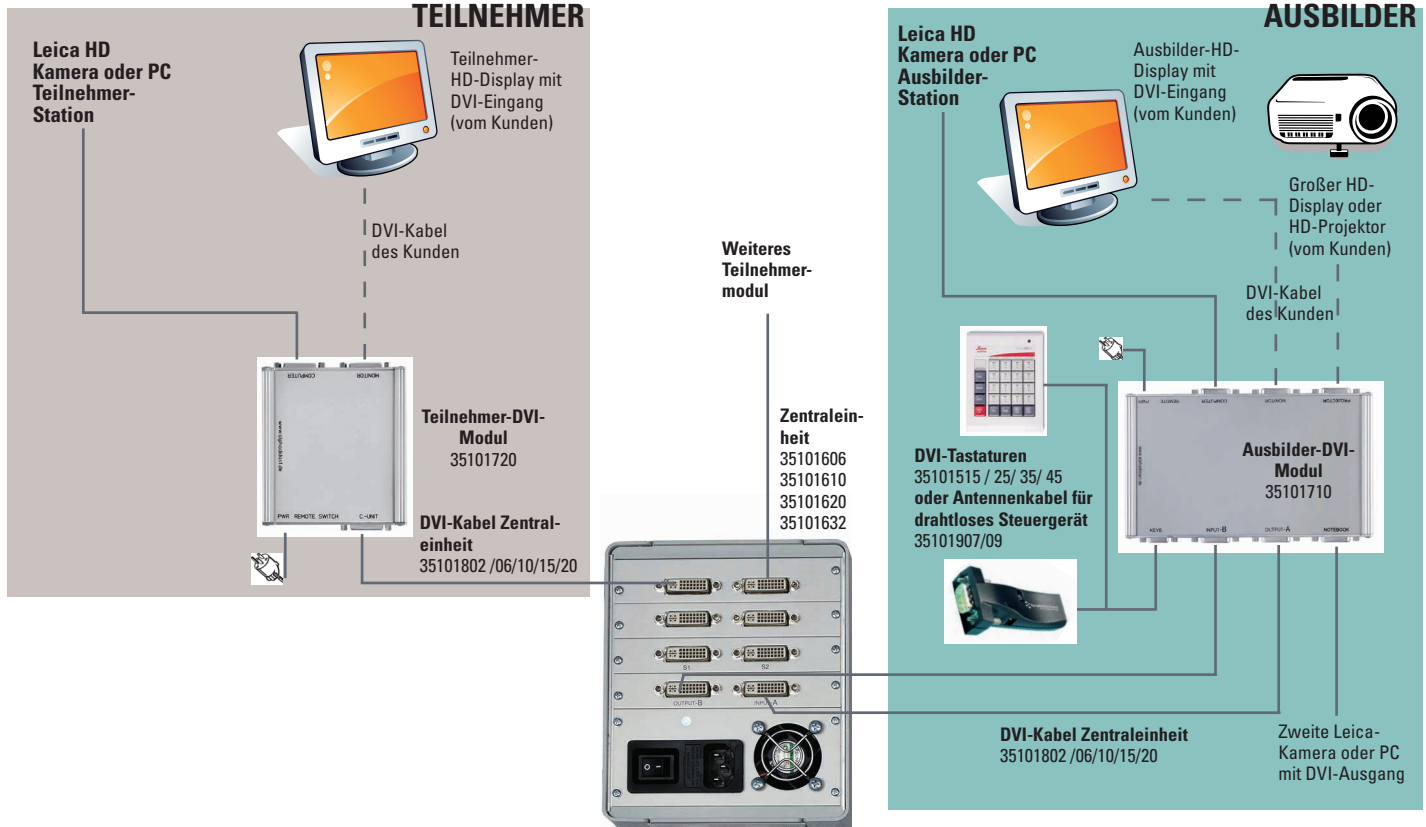

Kurzübersicht

Allgemeine Informationen

Die Tasten des Ausbilders und der Teilnehmer sind jeweils mit drei verschiedenen Funktionen belegt: Off, Transmit und Receive.

Die erste Taste, die nach VIDEO OFF ausgewählt wird, definiert den Sender. Die danach ausgewählten Tasten legen die Empfänger fest.

Wenn Sie eine Empfängertaste erneut drücken, wird die Auswahl dieses Empfängers wieder aufgehoben.

Der Sender ist durch ein blinkendes Licht gekennzeichnet, der oder die Empfänger durch ein dauerhaft leuchtendes Licht.

Wenn Sie einen neuen Sender auswählen wollen, halten Sie die Taste etwa eine Sekunde lang gedrückt oder setzen Sie das System zurück (VIDEO OFF) und starten Sie eine neue Eingabesequenz.

Tastaturfunktionen



Löschen & System zurücksetzen

Das System wird gelöscht und die vorgenommene Auswahl wird aufgehoben. Durch Auswahl einer Taste (d. h. Ausbilder oder ein Teilnehmer) kann ein neuer Sender definiert und damit eine neue Eingabesequenz gestartet werden. Wählen Sie dann die Tasten für die Empfänger für die betreffende Bildschirmanzeige aus, z. B. Teilnehmer 1.



Ausbilder an alle Teilnehmer

Alle Teilnehmer empfangen die Bildschirmanzeige des Ausbilders. Der Bildschirm des Ausbilders wird automatisch als Sender festgelegt (sofern kein anderer Sender ausgewählt wurde).



+



+



Ausbilder an ausgewählte Teilnehmer

Drücken Sie INSTR. + S1, um den Ausbilder als Sender festzulegen. Teilnehmer 1 empfängt die Bildschirmanzeige des Ausbilders. Mit INSTR. + Sx können Sie weitere Teilnehmer als Empfänger auswählen.

Arbeit der Teilnehmer einsehen

Teilnehmer 1 wird als Sender ausgewählt; der Ausbilder wird automatisch als Empfänger festgelegt. Falls bei Auswahl von S1 noch ein anderer Sender ausgewählt war, wird Teilnehmer 1 als Empfänger festgelegt.

Teilnehmer an Teilnehmer

Teilnehmer 1 wird als Sender ausgewählt, andere Teilnehmer können als Empfänger festgelegt werden.



+



Teilnehmer 1 an alle Teilnehmer

Drücken Sie S1 + ALL, um Teilnehmer 1 als Sender auszuwählen und dessen Bildschirmanzeige an den Ausbilder und alle anderen Teilnehmer zu senden.

Projektor

Aktivierung des Projektors. Der aktuelle Sender wird auf der Projektorleinwand angezeigt.



(+)



Alle Bildschirmanzeigen löschen

Bei Auswahl von BLANK und ALL werden alle Bildschirmanzeigen gelöscht. Der Ausbilder ist weiterhin der Sender, seine Bildschirmanzeige ist aktiv und kann weiterhin auf der Projektorleinwand angezeigt werden. Wenn Sie einzelne Bildschirmanzeigen löschen wollen, drücken Sie BLANK und die Taste(n) des/der entsprechenden Teilnehmer(s), dessen/deren Bildschirmanzeige(n) gelöscht werden soll(en).



(NUR IMS500 HD)

Notebook

Notebook-Bildschirm kann auf einen Teilnehmer, eine Gruppe oder alle Teilnehmer sowie auf einen Projektor übertragen werden.




(NUR IMS500 HD)

Projektor-Notebook

Sendet Notebook-Bildschirm unabhängig von anderen Einstellungen (z. B. INSTR. to ALL) direkt an Projektor. Beide Einstellungen sind gleichzeitig wirksam. Durch VIDEO OFF wird die Funktion Projektor-Notebook NICHT deaktiviert. Zum Deaktivieren drücken Sie die Taste erneut oder aktivieren Sie die Funktion PROJ. INSTR.



(+)

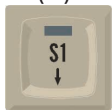

Bildschirmanzeige einzelner Teilnehmer löschen

Wenn Sie einzelne Bildschirmanzeigen löschen wollen, drücken Sie BLANK und die Taste(n) des/der entsprechenden Teilnehmer(s), dessen/deren Bildschirmanzeige(n) gelöscht werden soll(en).



+



Video-Scanner der Bildschirmanzeigen der Teilnehmer

Halten Sie die Taste ALT gedrückt und drücken Sie dann die Taste ALL. Auf dem Bildschirm des Ausbilders werden nacheinander die Bildschirmanzeigen aller Teilnehmer (jeweils ca. 3 Sekunden lang) dargestellt. Bei Verwendung des drahtlosen Steuergeräts halten Sie das ALT-Symbol nicht gedrückt, sondern drücken zuerst das ALT-Symbol und dann die Taste ALL.

Zusätzliche Tastaturfunktionen für IMS500 HD erweiterte Systeme mit Computern und Fernbedienung



+



Alle Tastaturen und Mauszeiger sperren

Halten Sie die Taste ALT gedrückt und drücken Sie die Taste KEYB LOCK, um die Tastaturen und Mauszeiger aller Teilnehmer zu sperren. Es ist keine Videoübertragung erforderlich. Bei Verwendung des drahtlosen Steuergeräts halten Sie das ALT-Symbol nicht gedrückt, sondern drücken zuerst das ALT-Symbol und dann die Tastatursperrtaste.



+



Fernbedienung des Computers von Teilnehmer 1

Für die Bedienung der Tastatur und der Maus von Teilnehmer 1. Zuvor muss die Bildschirmanzeige eines Teilnehmers an den Ausbilder übertragen werden.



+



Fernbedienung der Computer aller Teilnehmer

Zur Bedienung der Tastaturen und Mauszeiger aller Teilnehmer halten Sie die Taste ALT FUNCT gedrückt und drücken Sie die Taste REMOTE. Bei Verwendung des drahtlosen Steuergeräts halten Sie das ALT-Symbol nicht gedrückt, sondern drücken zuerst das ALT-Symbol und dann die Taste REMOTE.

Anweisungen für die Option Drahtloses Steuergerät

Vor der ersten Verwendung des Steuergeräts muss die Batterie aufgeladen werden.


Verwenden Sie dazu nur das mitgelieferte Ladegerät oder ein anderes 5-Volt-USB-Netzgerät.

Nicht zugelassene Ladegeräte und Kabel können zur Explosion der Batterie oder Beschädigung des Systems führen.


Bei völlig entladener Batterie lässt sich das Gerät auch während des Ladevorgangs nicht starten.

Bluetooth-Antenne


Die Antenne wird entsprechend der Abbildung mit einem seriellen 9-poligen Kabel an die Ausbilder-Box angeschlossen. (Anschluss: Keyb).

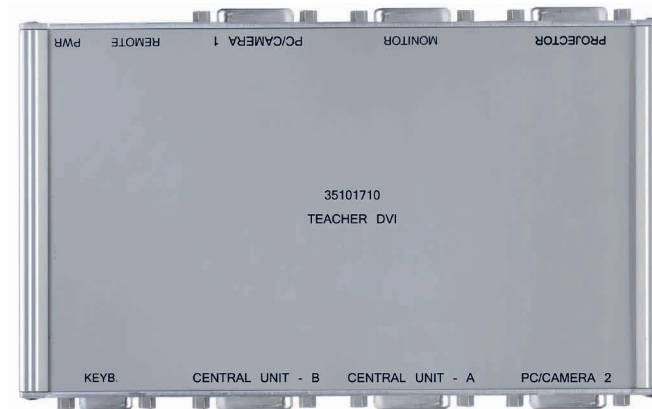

Zum Starten der Steueranwendung von Leica Microsystems wählen Sie das Symbol Leica Microsystems am Startbildschirm oder über das Anwendungsmenü aus.

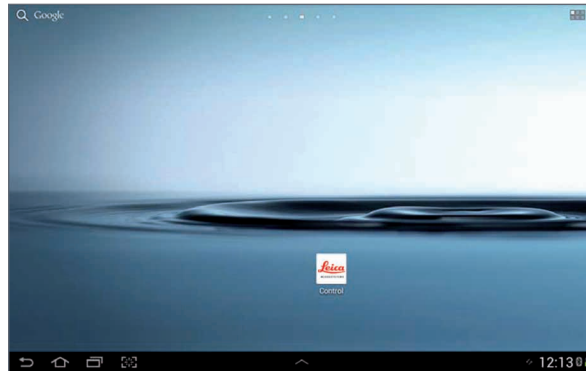

Tippen Sie oben im Bildschirm auf "Classroom 1".

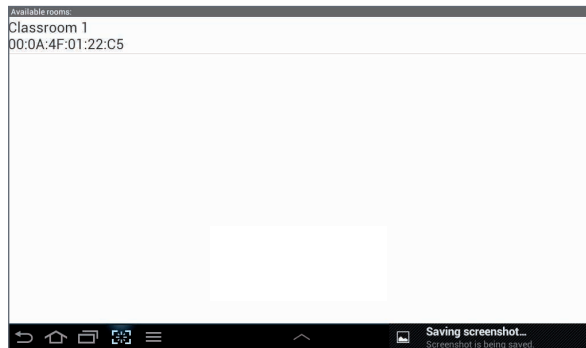


Über die am Bildschirm angezeigte Tastatur können sämtliche Funktionen des IMS-Systems gesteuert werden.

Die einzelnen Funktionen können durch Drücken einer Taste oder Tastenkombination ausgewählt werden. Der Sender ist mit einem grünen Balken gekennzeichnet, ein oder mehrere Empfänger sind mit einem roten Balken gekennzeichnet.

Die Funktionen der einzelnen Tasten werden in der Kurzübersicht auf den vorherigen Seiten beschrieben.



Die Optionen werden nach Berühren der folgenden Taste im unteren Teil des Bildschirms angezeigt.

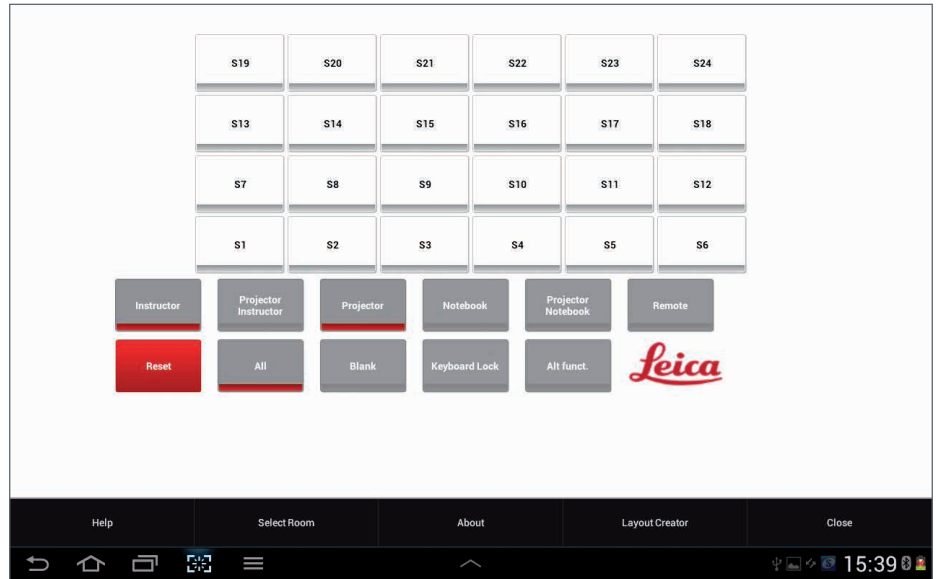

Optionen (Übersicht)

Beinhaltet Leica IMS500 HD Bedienungsanleitung

Layout Creator

Zur Erstellung von Sitzplänen.


Schließen

Damit wird die Anwendung geschlossen. Ausgewählte Optionen werden nicht aufgehoben.


Layout Creator

Mithilfe des Layout Creator können eigene Sitzpläne erstellt oder vorhandene Sitzpläne geändert werden.

Nach dem Starten des Layout Creator wird ein Auswahlménü angezeigt. Hier können Sie eine Antenne/einen Raum auswählen, um den zugehörigen Plan zu erstellen oder zu ändern.

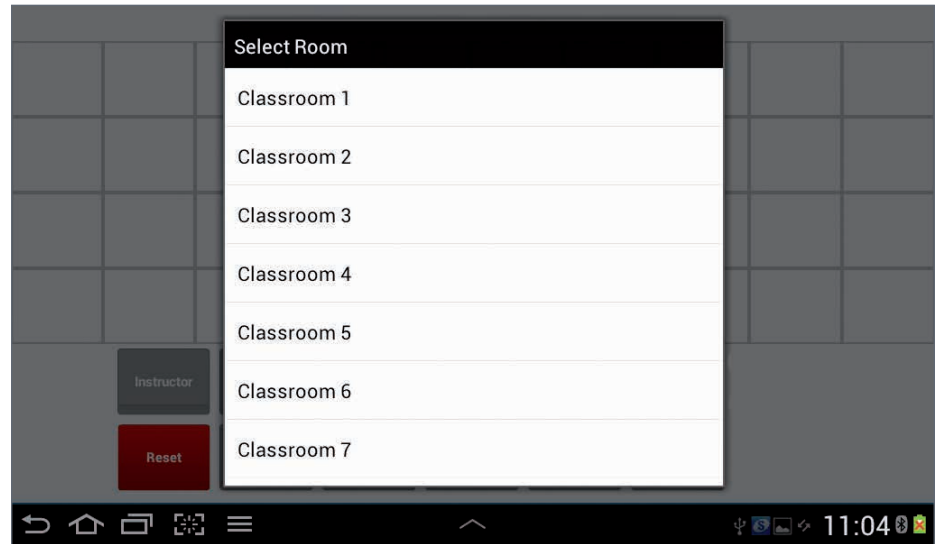


Nach der Auswahl einer Antenne bzw. eines Raums wird der aktuelle Plan angezeigt. Ist kein Plan vorhanden, wird ein leerer Plan angezeigt.

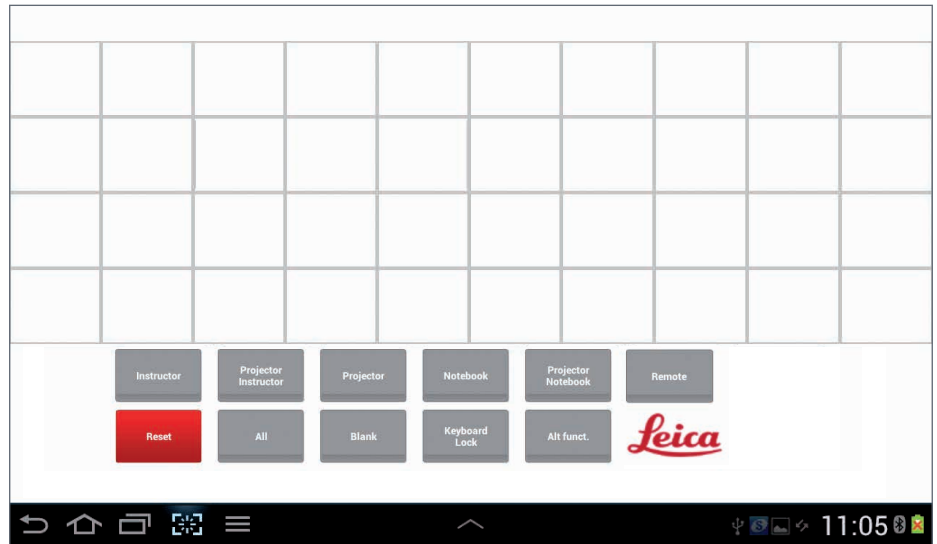

Einen Teilnehmer hinzufügen

Nach dem Berühren eines leeren Feldes wird ein Auswahnenü angezeigt, in dem eine Teilnehmernummer für das betreffende Feld ausgewählt werden kann.

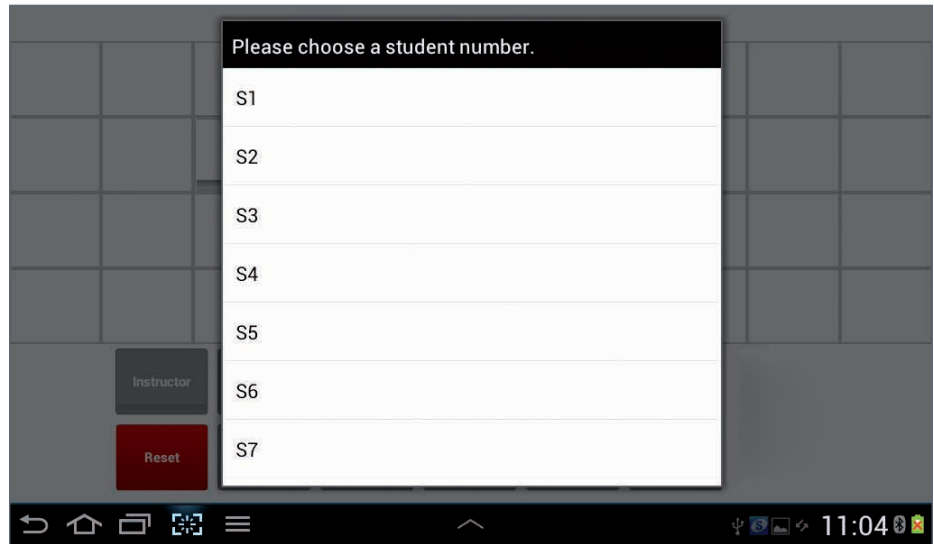

Eine ausgewählte Teilnehmertaste (S1, S2 . . .) wird im Sitzplan angezeigt.

Einen Teilnehmer entfernen


Zum Entfernen einer Teilnehmernummer berühren Sie einfach die zugehörige Taste auf dem Steuergerät, bis die Nummer nicht mehr angezeigt wird.

Layout speichern

Zum Speichern aller Einstellungen öffnen Sie das Optionsmenü



und wählen "Save Layout" aus.

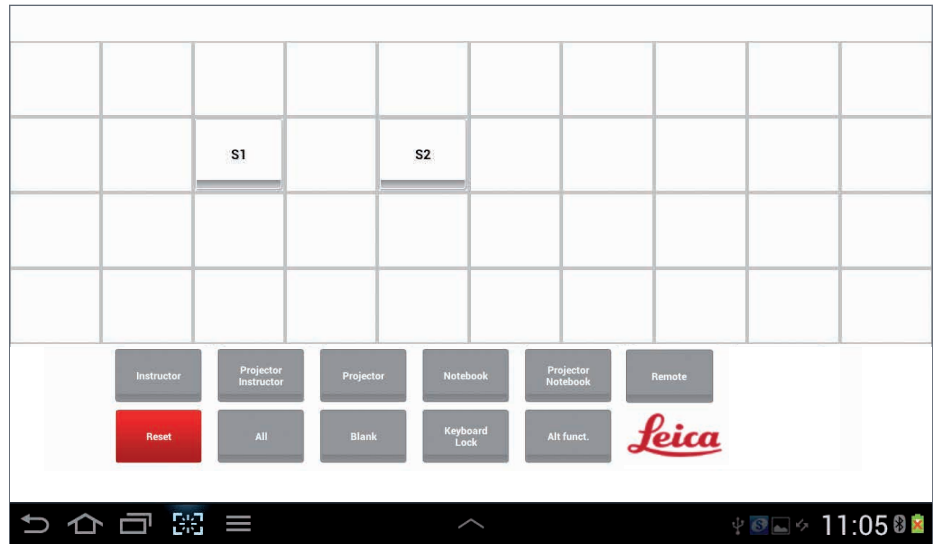

Schließen

Layout Creator schließen

Zum Schließen des Layout Creator öffnen Sie das Optionsmenü und wählen **"Close"** aus. Daraufhin kehren Sie zum Hauptmenü zurück. Nach Auswahl des entsprechenden Unterrichtsraums sehen Sie die vorgenommenen Änderungen.

Technische Daten des IMS500 HD

Tastatur	Typ KP15 DVI	Typ KP25 DVI	Typ KP35 DVI		
Abmessungen* (B-H-T)	12.5 x 4 x 17 cm	15 x 4 x 21 cm	19.5 x 4.5 x 22 cm		
Gewicht	ca. 400 g	ca. 550 g	ca. 700 g		
Spannung	5 V Gleichstrom und 10 V Gleichstrom von Zentraleinheit				
Anschluss	9-polig, seriell, RS-232		* nur Abmessungen der Tastatur (ohne Kabel und Stecker).		
Zentraleinheit	CU6 DVI	CU10 DVI	CU20 DVI	CU32 DVI	
Abmessungen* (B-H-T)	14 x 14.5 x 21 cm	24 x 15 x 28 cm	34 x 15 x 28 cm	45 x 15 x 28 cm	* Abmessungen des Gestells (ohne Kabel/Stecker)
Gewicht	max. 2.7 kg	max. 3.6 kg	max. 5.4 kg	max. 10 kg	
Leistungsaufnahme	max. 50 W	max. 100 W	max. 200 W	max. 200 W	
Spannungsquelle	110 V –240 V AC 50–60 Hz				
Kühlung	Justierbares Gebläse				
Kabel	DVI-D male/male (24+1) vorgefertigt 1 m bis 30 m				
Boxen	Ausbilder-DVI-Box / 19.5 x 2.5 x 12.5 cm / 445 g / +5 V DC Ladegerät				
Boxen	Teilnehmer-DVI-Box / 11.5 x 2.5 x 10.5 cm / 250 g / +5 V DC Ladegerät				

Das Zitat von Ernst Leitz aus dem Jahre 1907, "Mit dem Anwender für den Anwender", beschreibt die fruchtbare Zusammenarbeit mit Endanwendern und bildet bei Leica Microsystems die Triebfeder für permanente Innovation. Auf dieser Basis haben wir unsere fünf Unternehmenswerte entwickelt: Pioneering, High-end Quality, Team Spirit, Dedication to Science and Continuous Improvement. Diese Werte mit Leben zu erfüllen, heißt für uns: **Living up to Life.**

INDUSTRY DIVISION

Hauptaufgabe der Leica Microsystems Industry Division ist die Unterstützung der Kunden bei der Umsetzung höchster Qualitätsanforderungen für ihre Endprodukte. Leica Microsystems bietet die besten und innovativsten Bildgebungssysteme für die Betrachtung, Vermessung und Analyse von Mikrostrukturen bei industriellen Routine- und Forschungsanwendungen, in der Materialwissenschaft und Qualitätssicherung, in der Forensik und bei Schulungsanwendungen.

Leica Microsystems – ein international ausgerichtetes Unternehmen mit einem guten weltweiten Kundendienstnetz:

Weltweit aktiv		Tel.	Fax	
Australien · North Ryde	+61	2 8870 3500	2 9878 1055	
Österreich · Wien	+43	1 486 80 50 0	1 486 80 50 30	
Belgien · Diegem	+32	2 790 98 50	2 790 98 68	
Brasilien · São Paulo	+55	11 2764-2411	11 2764-2400	
Kanada · Concord/Ontario	+1	800 248 0123	847 405 0164	
Dänemark · Ballerup	+45	4454 0101	4454 0111	
Frankreich · Nanterre Cedex	+33	811 000 664	1 56 05 23 23	
Deutschland · Wetzlar	+49	64 41 29 40 00	64 41 29 41 55	
Indien · Mumbai	+91	226 1880 200	226 1880 333	
Italien · Mailand	+39	02 574 861	02 574 03392	
Japan · Tokio	+81	3 5421 2800	3 5421 2896	
Korea · Seoul	+82	2 514 65 43	2 514 65 48	
Niederlande · Rijswijk	+31	70 4132 100	70 4132 109	
VR China · Hong Kong	+852	2564 6699	2564 4163	
		· Shanghai	+86 21 6039 6000	21 6387 6698
Portugal · Lissabon	+351	21 388 9112	21 385 4668	
Singapur	+65	6550 5999	6564 5955	
Spanien · Barcelona	+34	93 494 95 30	93 494 95 32	
Schweden · Kista	+46	8 625 45 45	8 625 45 10	
Schweiz · Heerbrugg	+41	71 726 34 34	71 726 34 44	
Großbritannien · Milton Keynes	+44	800 298 2344	1908 577640	
USA · Buffalo Grove/Illinois	+1	800 248 0123	847 405 0164	

08/2015

Copyright © 2013 Leica Microsystems (Schweiz) AG, Max Schmidheiny Strasse 201, Heerbrugg, CH-9435 Schweiz. Änderungen vorbehalten.

LEICA und das Leica Logo sind registrierte Markenzeichen von Leica Microsystems IR GmbH.